



TBD

www.tbdsience.com

天津市灏洋生物制品科技有限责任公司

天津灏洋华科生物科技有限公司

“XXXX”动物组织中性粒细胞分离液 KIT 说明书

技术文档编号: TBD0035SOP

【产品规格】

200ml/Kit

【产品组成】

为方便广大用户使用, 试剂内容如下:

	名称	产品编号	规格
A	分离液 1		200ml
B	匀浆冲洗液 (赠品)	F2013TBD	200ml
C	样本稀释液 (赠品)	2010C1119	200ml
D	清洗液 (赠品)	2010X1118	200ml
E	红细胞裂解液 (赠品)	NH4CL2009	100ml
F	说明书		1 份

【实验前准备】

1. 适用仪器

最大离心力可达 1200g 的水平转子离心机

2. 无菌硅化离心管

序号	产品名称	产品货号	规格
1	无菌硅化离心管/10ml(随试剂盒附赠 5 支)	TUB2015	100 支/包

【组织样本的制备】


1. 取组织块称重后, 用眼科剪刀无菌操作, 将组织剪成小块。
2. 将组织块放在 70 μ m 细胞筛网 (产品编号: TBDBTM-SC, 需要另购) 上, 用研磨器反复研磨, 边研磨边加入匀浆冲洗液 (以 0.1g 组织为例, 约加 5-8ml), 使细胞全部通过筛网滴到离心管中。
3. 弃去筛网, 组织研磨液经 450g, 离心 10min, 弃上清。
4. 用样本稀释液重悬组织细胞, 将细胞悬液细胞浓度调整为 $2 \times 10^8 - 1 \times 10^9$ /ml (以 0.1g 组织为例, 约使用 1ml 样本稀释液重悬细胞), 备用。

【检验方法】

全过程样本、试剂及实验环境均需在 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 的条件下进行。

1. 取一支无菌硅化离心管，依次加入分离液 1。
2. 用吸管小心吸取细胞悬液样本加于分离液之液面上，400-650g，离心 20-30min（注：如改变样本及分离液用量，需相应调整离心力及离心时间，具体离心条件需客户自行摸索，以达到最佳分离效果）。
3. 离心后，离心管中将出现两层环状乳白色细胞层，上层细胞为单个核细胞层，下层细胞为中性粒细胞层。
4. 用吸管小心吸取分离液中的中性粒细胞层，如有红细胞混杂则加入适量红细胞裂解液（产品编号：NH4CL2009）将红细胞裂解（具体方法见“红细胞裂解液使用说明”）即得目的细胞。
5. 将获得的细胞层移至另一 15ml 离心管中，向所得离心管中加入 10ml 清洗液（产品编号：2010X1118），混匀细胞。
6. 250g，离心 10min。
7. 弃上清。
8. 用吸管以 5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）重悬所得细胞。
9. 250g，离心 10min。
10. 重复 8、9、10，弃上清后以 0.5ml 后续实验所需相应液体重悬细胞。

分离图例

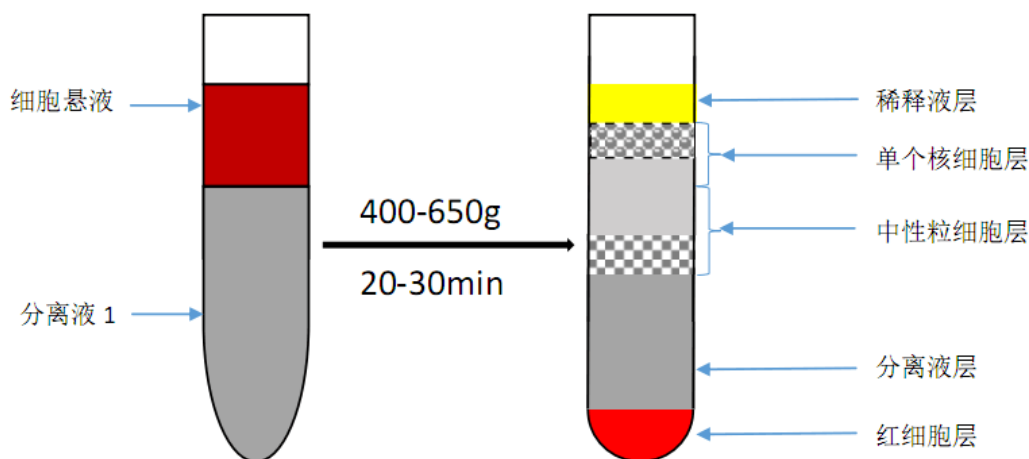

【注意事项】

1. 全过程样本、试剂及实验环境均需在 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 的条件下进行。为获得最佳的实验结果，需在取样 2h 内进行实验。



TBD

www.tbdsience.com

天津市灏洋生物制品科技有限责任公司

天津灏洋华科生物科技有限公司

2. 本实验最好不使用高聚合材质（如聚苯乙烯）的塑料制品，应使用无静电、低静电离心管及未经碱处理过后的玻璃制品，因为静电作用将导致细胞贴壁、碱处理的玻璃表面会变成毛面，影响细胞分离效果。
3. 分离液用量大于组织单细胞悬液样本量时，分离效果更佳。
4. 如实验后细胞得率或活性过低，请联系天津灏洋技术支持以寻求帮助，具体联系方式详见下方生产企业信息。

【储存条件及有效期】

常温保存，有效期 2 年。本品易感染细菌，需无菌条件操作。无菌条件下操作，启封后置常温保存。如 4℃ 保存，本分离液易出现白色结晶，影响分离效果。

【参考值（参考范围）】

本实验中性粒细胞提取率大于 80%。

【可能存在的问题及解决方法】

1. 由于血液粘度、细胞密度等差异可能造成的问题及解决方案如下表所示：

出现情况	出现原因	建议解决方案
离心后目的细胞存在于血浆层或稀释液层	转速过小或离心时间过短	适当增减转速
离心后目的细胞存在于分离液中	转速过大或离心时间过长	
离心后白环层弥散	细胞密度过大	调整细胞密度
离心后白环层太浅或看不见	细胞密度过小	

2. 本分离液分离细胞的原理为密度梯度离心，其密度与温度、大气压等密切相关。不同地区客户可根据当地情况对离心条件进行适当调整。建议对离心条件进行调整时，恒定离心时间，对离心转速进行调整。
3. 本分离液依照国际标准，全部使用药用级原料，性能指标与国产同类产品略有不同，可能出现红细胞沉降不完全的情况，可以适当加大离心转速。

注：在对离心条件进行调整时，离心转速的加减以 50-100g 为基数，直至达到最佳分离效果，离心力最小不得小于 400g，最大不得大于 1200g。离心时间以 20-30min 为准。